


pi.pump Bedienungsanleitung

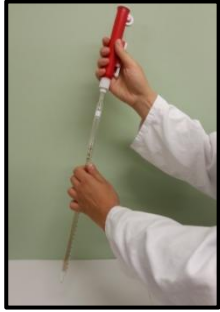

1. Pipette vorsichtig unter leichtem Druck in den Konus einsetzen.




2. Pipettenspitze in die zu pipettierende Flüssigkeit tauchen.



3. Das Rad mit dem Daumen nach unten drehen, um Flüssigkeit anzusaugen.



4. Durch Drücken des Hebels kann die Flüssigkeit schnell abgelassen werden.

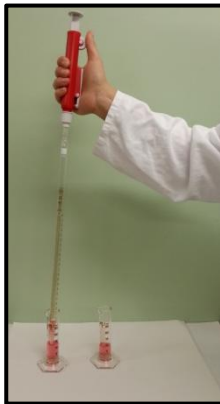

5. Genaueres Ablassen Strich für Strich durch Zurückdrehen des Rades.



6. Ebenso kann durch Hereindrücken der Zahnstange Flüssigkeit wieder abgelassen werden.



7. Nach Beendigung der Arbeit, Pipette vorsichtig aus dem Konus ziehen.

Seien Sie beim Einsetzen und Herausnehmen der Pipette sehr vorsichtig. Besondere Vorsicht beim Gebrauch von dünnwandigen Pipetten (Glasbruchgefahr!)

Erhältlich in vier Größen (farbkodiert):
Für Pipetten bis:

- 25ml, rot, Best.-Nr. 2524
- 10ml, grün, Best.-Nr. 2520
- 2ml, blau, Best.-Nr. 2516
- 0,2ml, gelb, Best.-Nr. 2512 (ohne Schnellablauf)

Glasfirn Giessen

Inh. Sabine Körber e.K.
Kirchstraße 34
D-35396 Gießen-Wieseck
Tel.: 0641-5832
Fax: 0641-5833
E-Mail: info@glasfirn.de
www.glasfirn.de